

deconex® 41 CLEAR

**Concentrato di risciacquo e
brillantante acido, particolarmente
rispettoso dell'ambiente**

Formulato per lavaggi a macchina



Utilizzo

deconex® 41 CLEAR è un concentrato di risciacquo e brillantante utilizzato per lavaggi a macchina di vetrerie e strumenti di laboratorio.

Per il ricondizionamento di dispositivi medici, deconex® 41 CLEAR viene utilizzato nei casi in cui la qualità dell'ultima acqua di risciacquo non è tale da consentire l'impiego di un concentrato neutro.

Proprietà

deconex® 41 CLEAR neutralizza residui di liscivia, impedisce la formazione di sedimenti calcarei nella macchina e di macchie d'acqua sulle parti trattate. I tensioattivi accuratamente selezionati conferiscono al prodotto eccellenti caratteristiche di bagnatura e brillantezza.

deconex® 41 CLEAR assicura piena brillantezza alle vetrerie. L'uso di questo concentrato di risciacquo accelera inoltre il processo di asciugatura delle parti trattate.

Componenti

Acidi organici, tensioattivi

Dati chimico-fisici

pH	Soluzione all'1% in acqua comunale	ca. 2.6
Densità	Concentrato	1.09 g/mL
Aspetto	Concentrato	trasparente, incolore

Dosaggio

0.5-1.5 mL/L
a seconda delle parti trattate e della quantità di residui alcalini

Per il ricondizionamento di dispositivi medici, il prodotto deve essere dosato in modo da abbassare il pH al di sotto di 6.

Compatibilità dei materiali

Adatto per:
vetrerie da laboratorio, ceramica, acciaio inox, alluminio, plastiche

Per i materiali non menzionati, eseguire propri test di compatibilità oppure commissionarli a Borer Chemie AG.

deconex® 41 CLEAR

Fornitura

Chiedere al rappresentante le dimensioni delle confezioni disponibili.

Le confezioni, le chiusure e le etichette sono in polietilene riciclabile. Sono disponibili dispositivi di dosaggio quali pompe, misurini, dosatori, ecc. Chiedeteci la relativa documentazione.

Stoccaggio e trasporto

Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5 e 25 °C.

Questo dispositivo medico è sensibile al ghiaccio. Evitarne quindi per quanto possibile il trasporto durante i periodi freddi dell'anno. Qualora il trasporto dovesse tuttavia rendersi inevitabile durante tali periodi, inviare il prodotto tramite automezzi / container navali a temperatura controllata non inferiore a 5°C. In alternativa, per trasporti di breve durata, ovvero di non oltre 10 ore e a temperature non inferiori a meno 5° C, il prodotto può anche essere protetto tramite cappucci termici.

Marchio CE

deconex® 41 CLEAR soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.

Informazioni aggiuntive

Per indicazioni relative a sicurezza sul lavoro, stoccaggio e smaltimento/acque reflue, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Approfittate del nostro know-how! Chiedete informazioni pratiche sulle vostre applicazioni specifiche.

Distributore / Importatore:

Produttore:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions